



横格式分样器

使用说明书

非常感谢您选择浙江托普仪器有限公司的产品和服务
在使用产品前请仔细阅读使用说明书

横格式分样器说明书

一、用途

横格式分样器构造简单实用，凹槽排列成一直行。用来均分各种种子，当把种子从上面倒入到仪器，通过一系列交叉相反方向的滑道把样品分成相等的两份，通过一次或多次分选，获得等量、均匀的一个或多个种子样品，以供科学取样试验。

二、使用方法

主机放置平稳，两个承接盆放置在出样口处，把待分样的种子放在倾倒盆中，摊平，从分样器上缓慢倒下即可。如需少量多个样品，可以采取多次再分方法。

三、标准配置

主机 1 台

倾倒盘 1 只

承接盘 2 只

三、技术参数

型 号	HGT-I	HGG-I	HGT-II	HGG-II
材 质	铁板喷塑	全不锈钢	铁板喷塑	全不锈钢
凹槽数量	16 格		12 格	
槽 宽	12.7mm		25.4mm	
最大分量	150-1200g		300-2000g	
外形尺寸	330*240*260mm		420*240*280mm	
适用范围	水稻小麦等中小粒种子		大豆玉米类大粒种子	
规 格	中小号		大号	

其他配套仪器：

仪器名称	型号	仪器名称	型号
离心式分样器	LXFY-2 型	真空数种置床仪	ZLC-2000
横格式分样器	HGT-I	大粒种子置床板	SZ-3
	HGT-II	真空置床系统	ZCXT
	HGG-I	电子吸种笔	DXB-A
	HGG-II	种子老化箱	LH-150S
电子自动数粒仪	SLY-C	快速电脑水份仪	TDS-1H 型
	SLY-A	种子低温低湿储藏柜	CZ-450FC
	SLY-B		CZ-1000FC
鼓风式净度仪	CFY-II		CZ-1600FC
种子净度工作台	TJD-900	发芽盒	大
种子净度工作台	TJD-800	发芽盒	小
真空数种置床仪	SZC-020	粉碎机	JFSO-100

地址：杭州市西湖科技园区西园八路 11 号 邮编：310030
 电话：0571-86056609 86823770
 传真：0571-86059660 86823529
 网址：www.top17.net

售后服务专线：400-672-1817